


Win10 驱动安装指南


1. 连接光谱仪.....	2
2. 禁用驱动程序强制签名.....	4
3. 安装驱动.....	9

1. 连接光谱仪


点击鼠标右键打开 [我的电脑->管理->设备管理器](#)。插上 USB 数据线后会看到 [Spectrometer](#) 设备。图标处有叹号表示驱动还未安装成功。

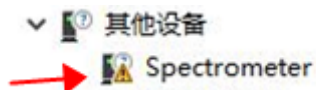

插上仪器后会弹出正在安装 [Spectrometer](#) 直接点击关闭就可以。

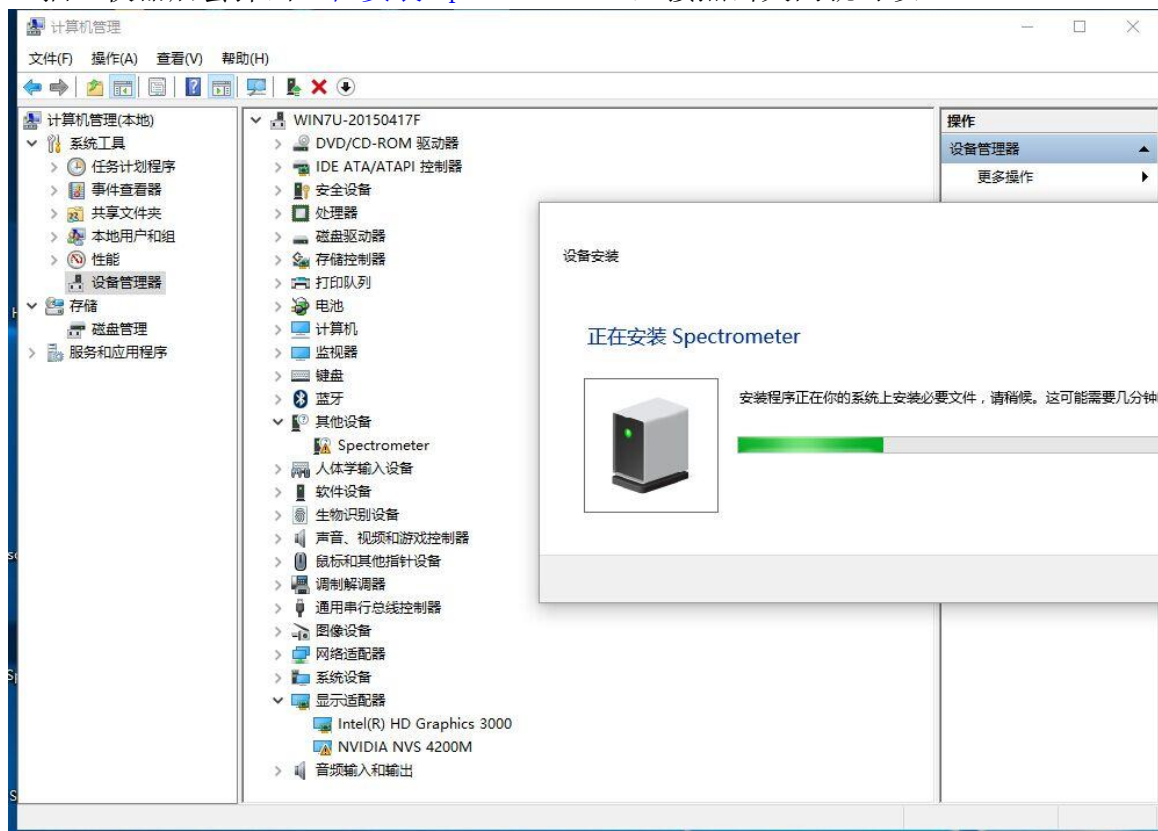


如果尝试安装驱动，那么系统会有错误提示：第三方 INF 不包含数字签名信息，如下图。

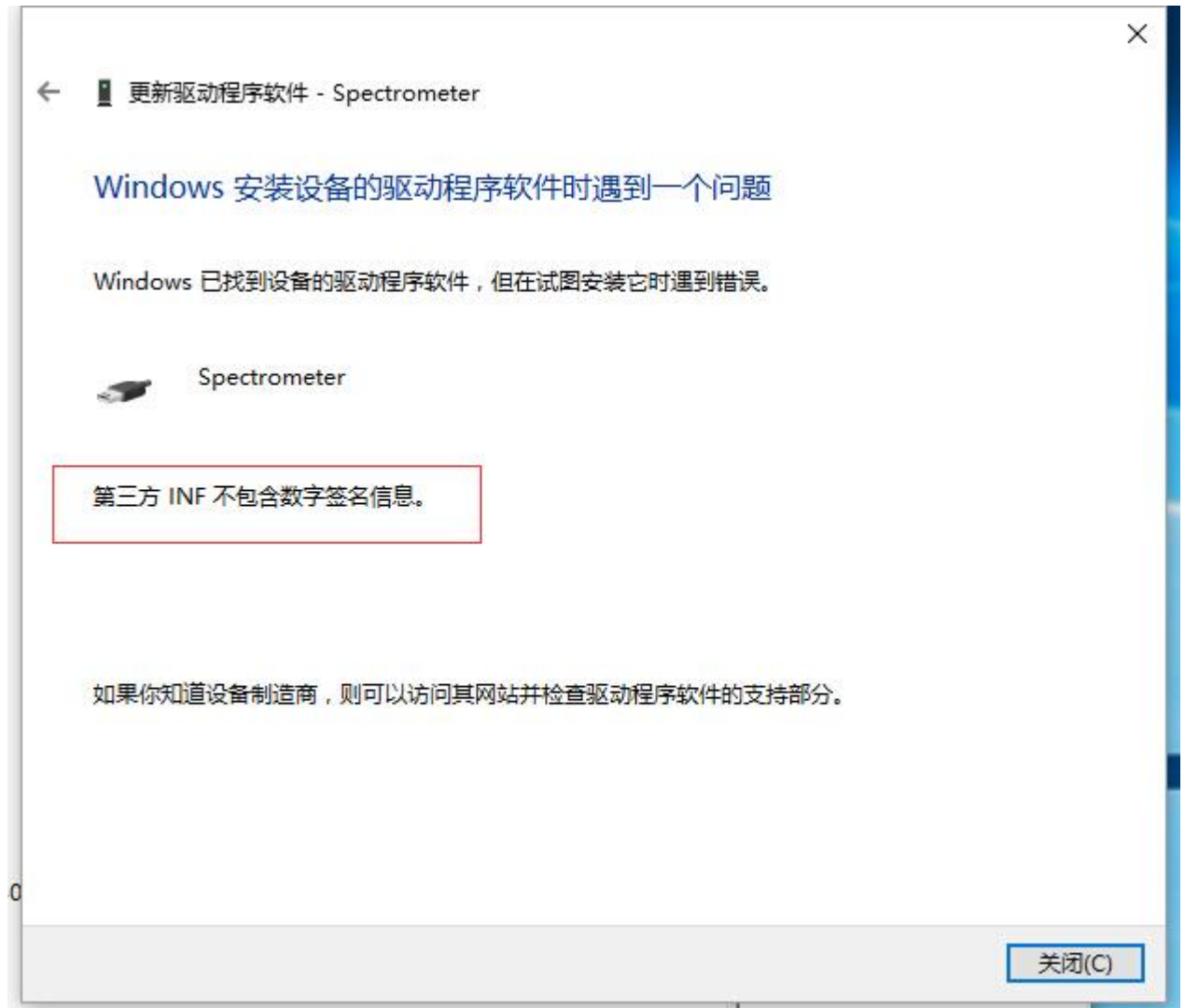

我们需要禁用驱动程序强制签名才能正常安装驱动。


2. 禁用驱动程序强制签名

2.1. 点击桌面左下角 Windows 开始菜单，找到并进入“设置”。

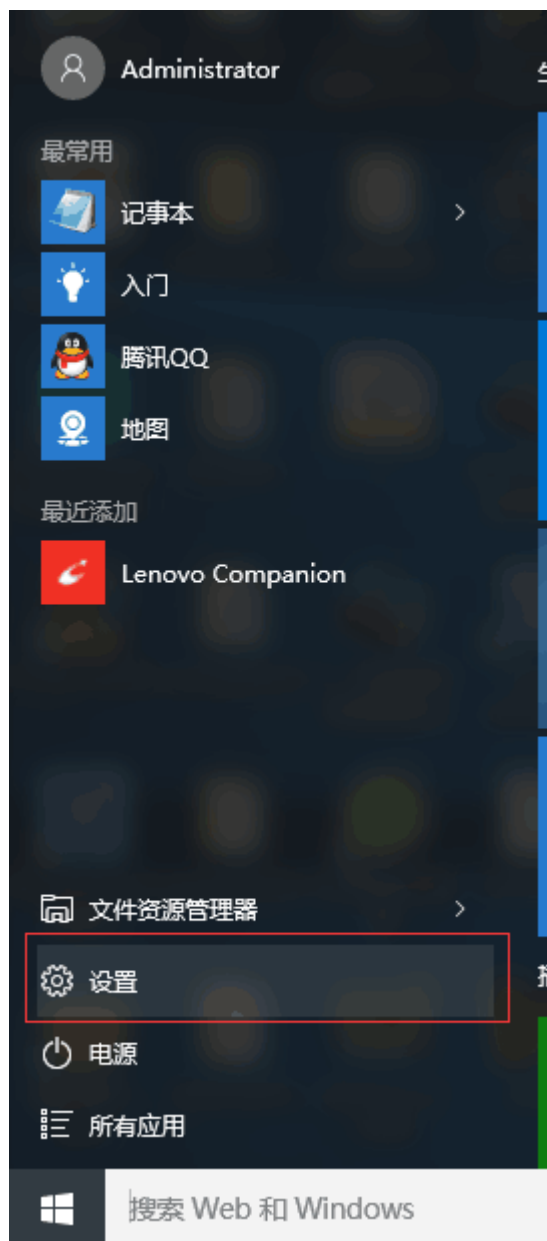


1. 2

2.2. 在所有设置中找到并进入“更新和安全”

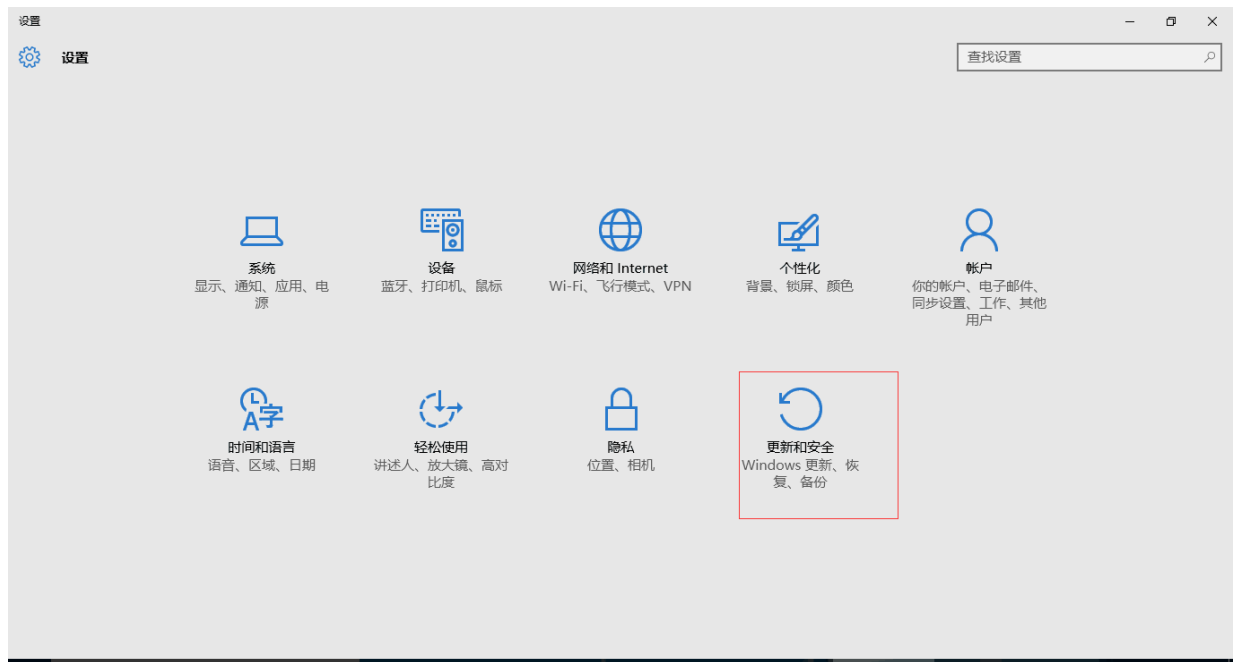

2. 3

2.3. 找到恢复，点击“高级启动”下的“立即重启”，重启电脑。

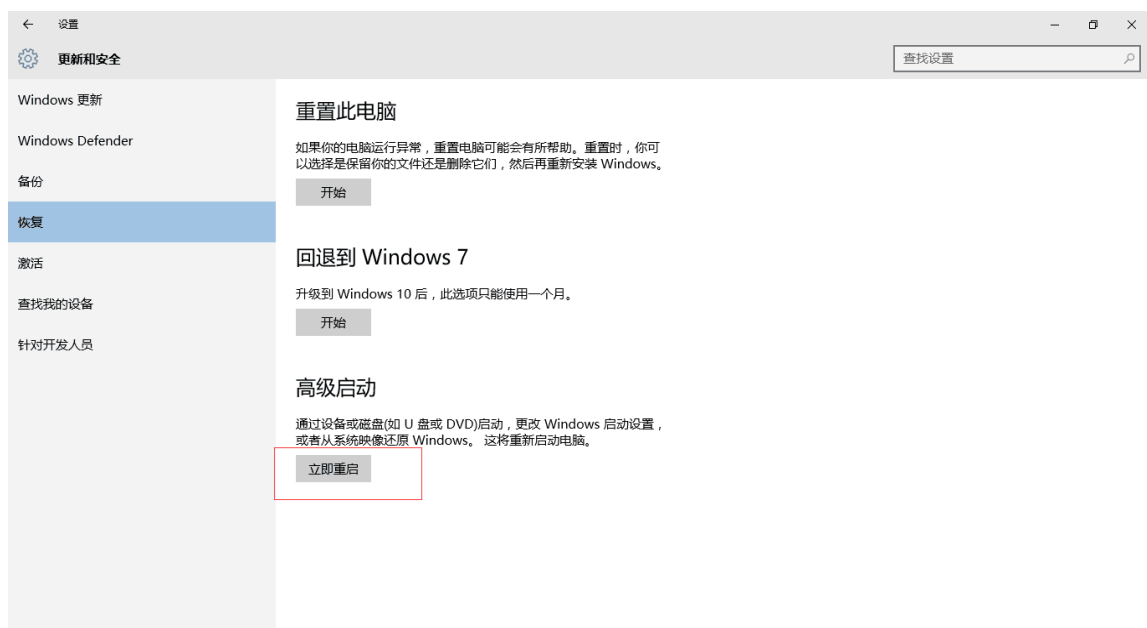


3. 4

2.4. 重启后选择“疑难解答”。



2.5. 选择“高级选项”

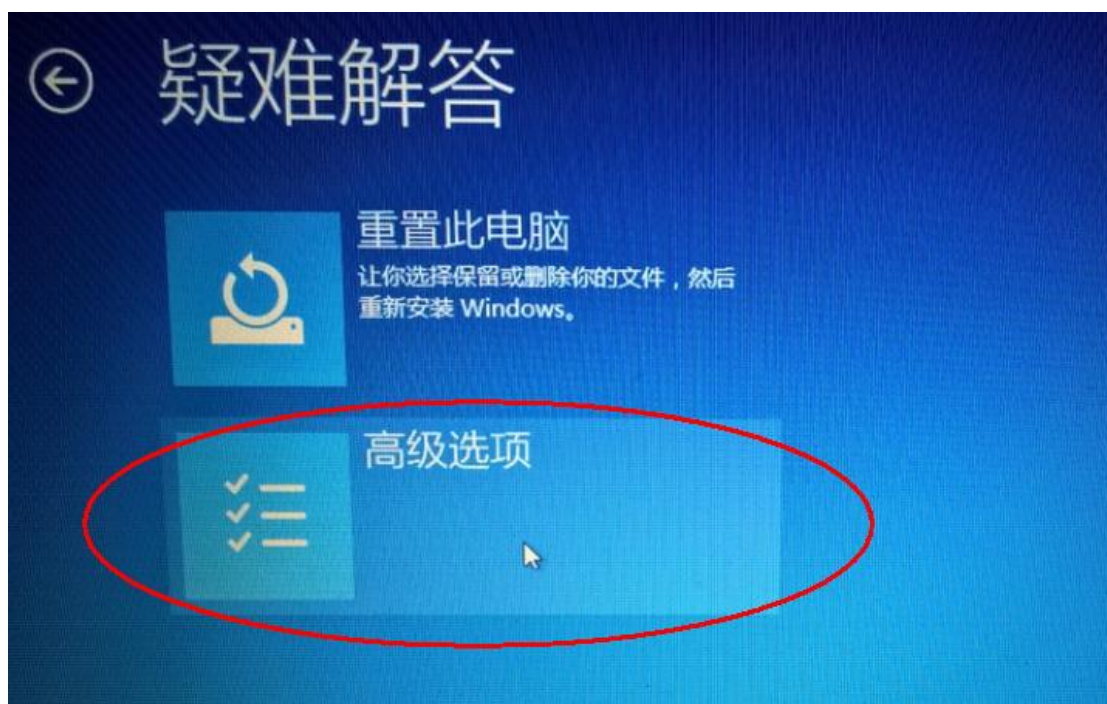


2.6. 选择“启动设置”。




4. 7

2.7. 点击“重启”。

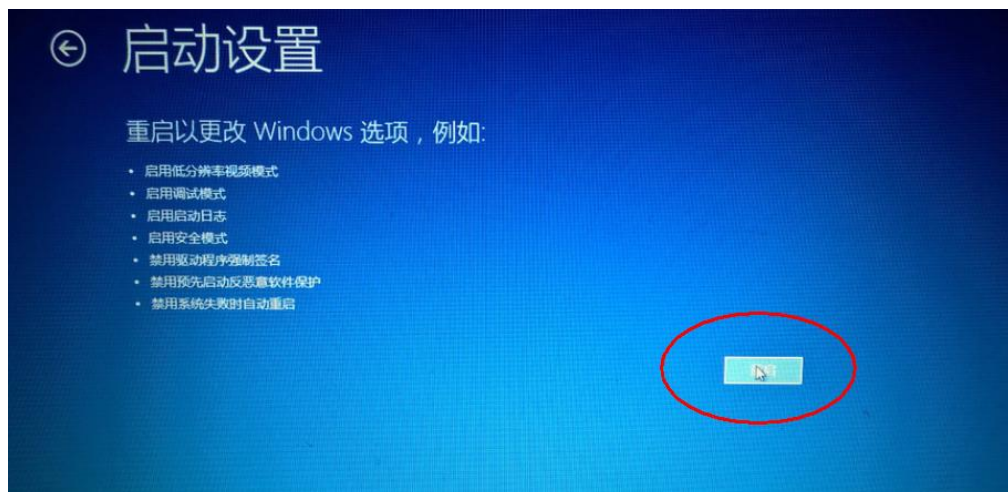


2.8. 按提示输入“7”禁用驱动程序强制签名。

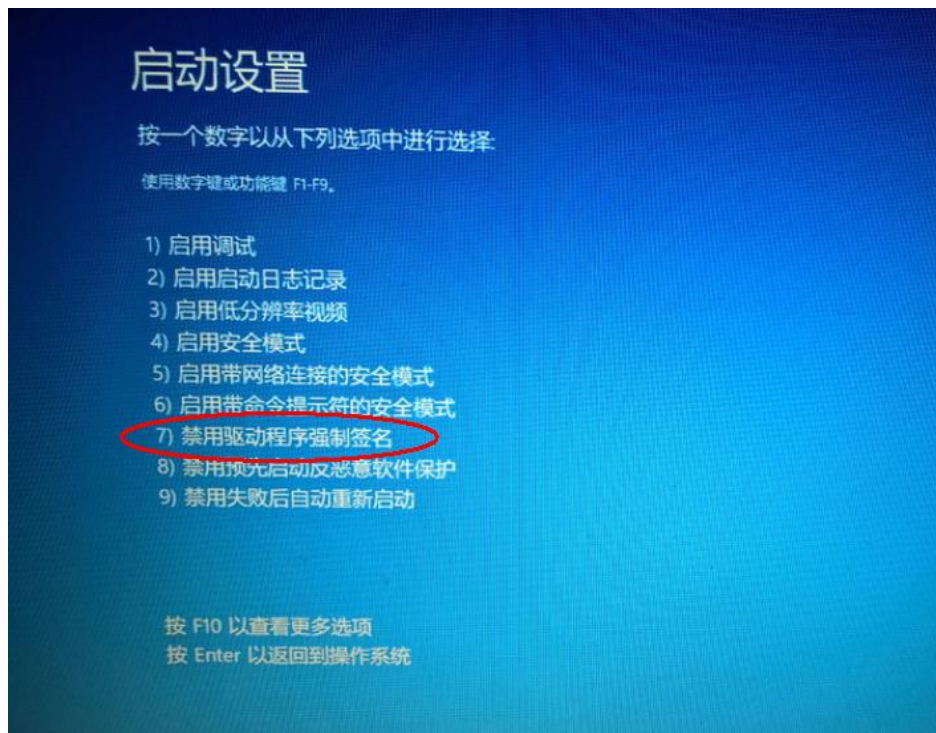

3. 安装驱动

3.1 右键点击 Spectrometer -> 更新驱动程序软件

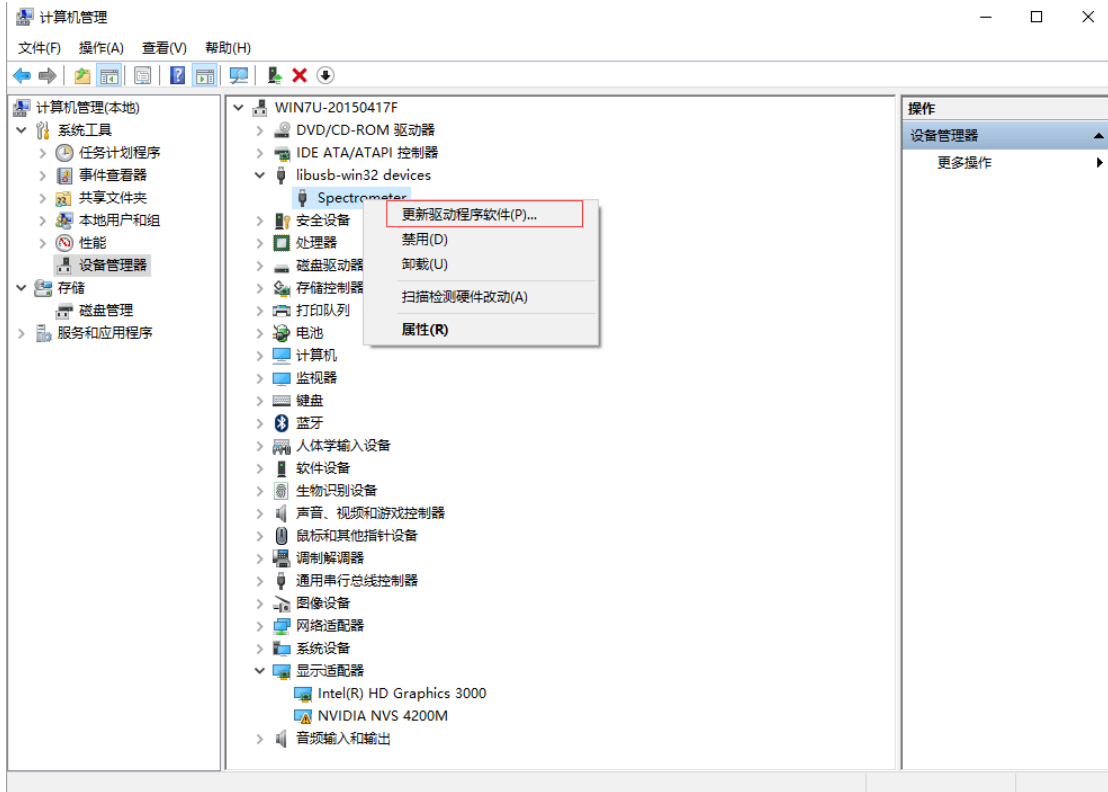


3.2 选择 浏览计算机以查找驱动程序软件



3.3 驱动位置：[软件安装目录](#)->[驱动文件夹](#) 确定下一步就可以了。

驱动文件可从公司网站下载 [驱动.zip](#)，并解压。

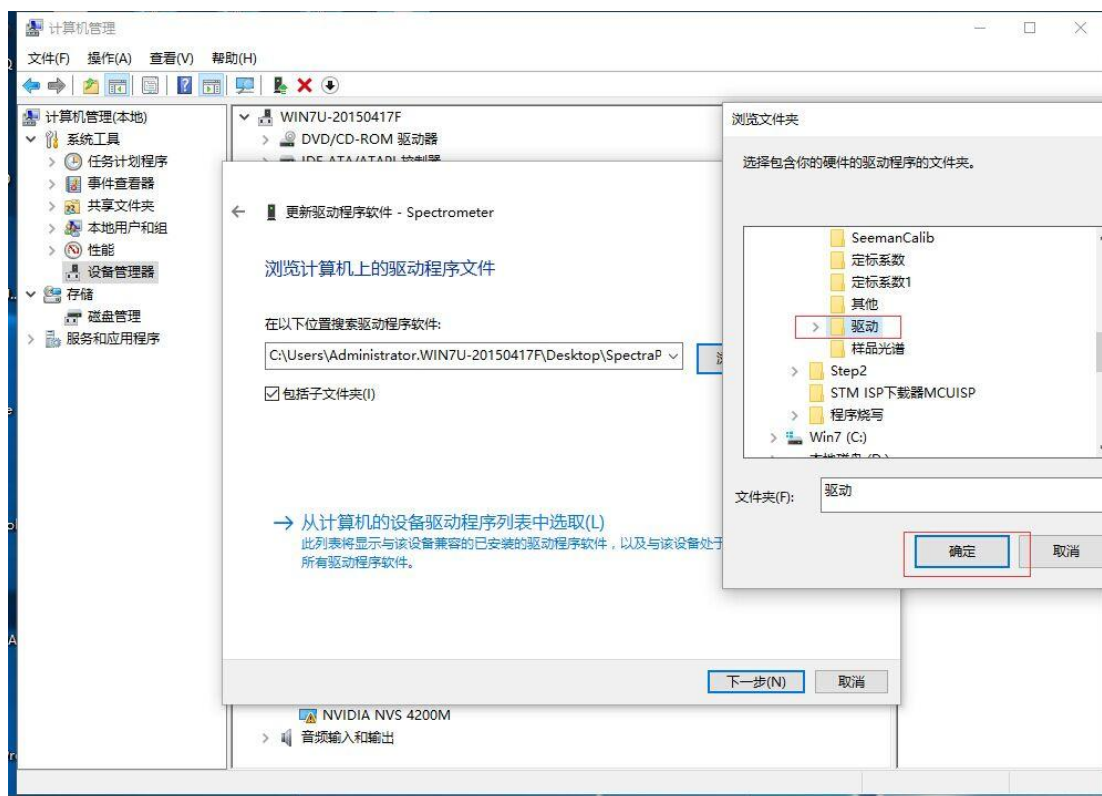

只需选中[驱动](#)文件夹即可，不必进入驱动文件夹子目录，因为系统会自动判断并安装对应的 32 位或 64 位驱动。