

# Win7 驱动安装指南


光谱仪软件安装完成后, 如果是首次安装该光谱仪程序, 那么就要进行驱动安装步骤。总共分为如下 2 大步骤。

## 1 驱动下载


从公司网站下载 [驱动.zip](#), 并解压。

## 2 WinXP/Win7 驱动安装

将光谱仪的USB接线与电脑相连, 系统会自动弹出驱动安装对话框, 如下图所示

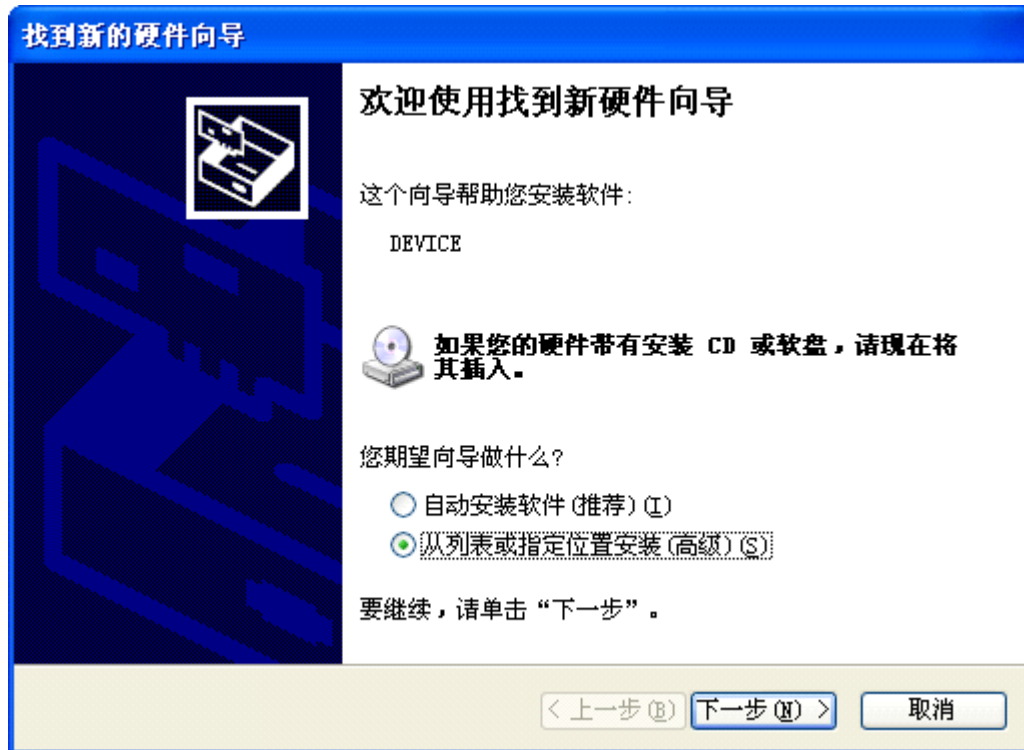

选择第二个选项即【从列表或指定位置安装（高级）（S）】，然后点击[下一步]按钮后出来驱动文件路径选择对话框：

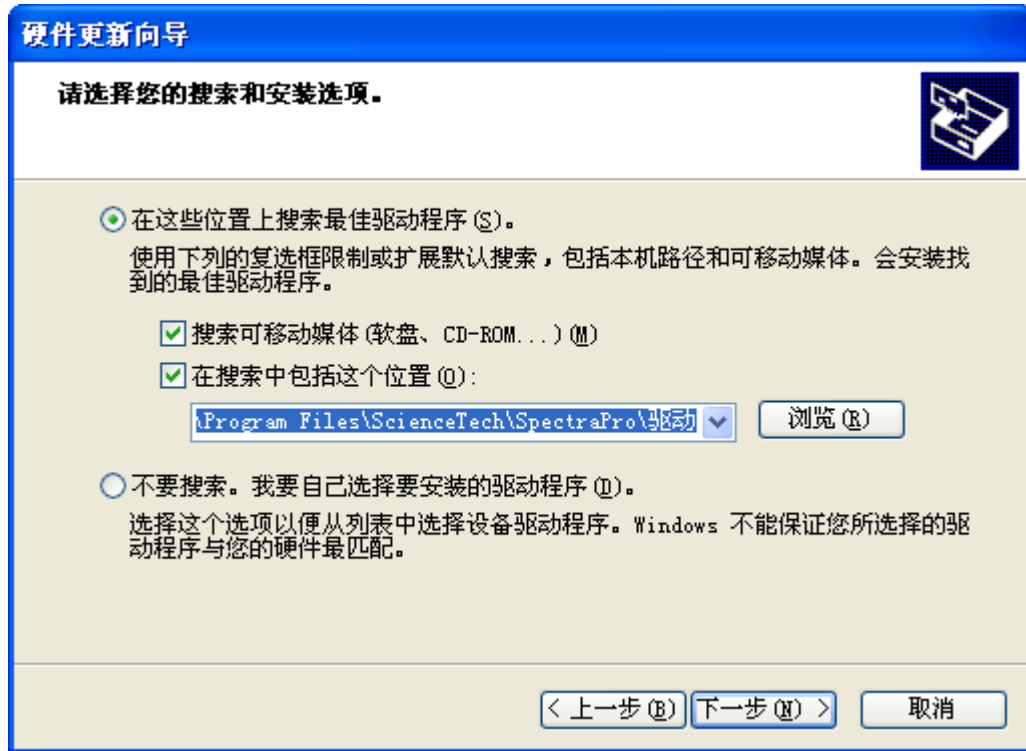

点击‘浏览’按钮，选中刚才解压出来的【驱动】文件夹，并点击[下一步]按钮即可完成驱动安装。

安装 USB 驱动后，在【电脑->设备管理器】会出现【Spectrometer】设备，表示安装已经成功。此时可以运行 Spectra.exe 软件开始采集光谱数据。

